

Benutzung von Salbenmühle



Schritt 1:

- Das Gerät reinigen, wenn nicht sauber!
- Gereinigt wird mit **Aethanolum Dilutum!**



Schritt 2:

- Zusammenbauen der Salbenmühle!



Schritt 3:

- Einstecken falls ausgesteckt




Schritt 4:

- Einschalten




Schritt 5:

- Beide Schrauben an der Seite müssen auf **eins** gedreht sein!

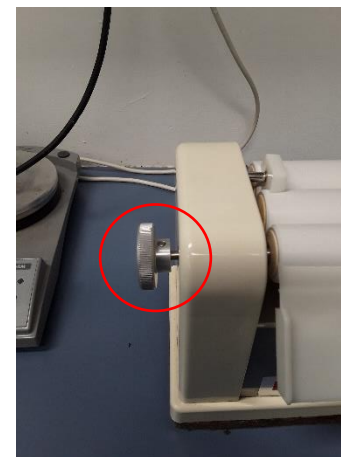

Schritt 6:

- Große Schraube muss herausgenommen werden bevor man anfängt!!

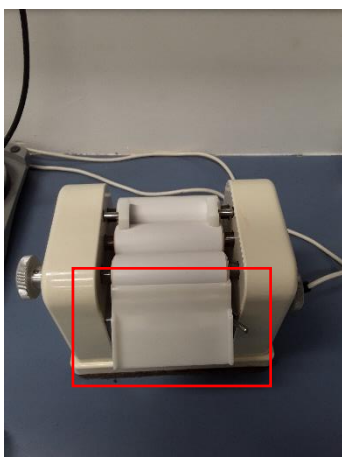

Schritt 7:

- Dieser Teil (siehe Abbildung) muss richtig drinnen sein sonst kann es sein, dass die Salbe ausrinnt!



Schritt 8: **WICHTIG!!**

- **OHNE KOPFBEDECKUNG WIRD NICHT GEARBEITET !!!**